

Prueba Microbiana Charm Peel Plate AC

para Productos Lácteos y Diluciones de Alimentos

48
horas

Un Vistazo



De Lado & De Frente

La prueba microbiana Charm® Peel Plate® AC es usada para la detección y enumeración de bacterias aeróbicas en productos lácteos y diluciones de alimentos. Las bacterias aeróbicas son indicadores importantes de saneamiento/higiene y de la fecha de expiración de un producto. La prueba Peel Plate AC utiliza agar de Métodos Estándar para mantener y colorimétricamente identificar el crecimiento de bacterias aeróbicas. El medio de cultivo contiene el sustrato enzimático Cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolium (TTC). El TTC es reducido por bacterias vivas y produce colonias rojas.



Agrupados


Prueba Microbiana Charm Peel Plate AC:

- ✓ **Lista para uso - Sólo agregue muestra/dilución. No necesita manipular la muestra.**
- ✓ **Agrúpelas fácilmente en el incubador.**
- ✓ **Cuantifique el desarrollo de colonias ROJAS.**
- ✓ **Puede tomar colonias para aislamiento/clasificación adicional.**
- ✓ **Validado en comparación a métodos estándar para productos lácteos a 32 °C y otras matrices a 35 °C.**


Procedimiento Simple



Levante

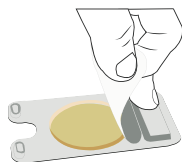


Exponga

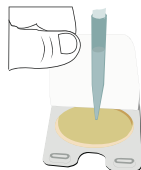

Pipetee
verticalmente



Selle

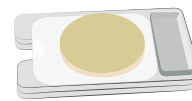

Incube



Cuenta

Matrices Validadas

Lácteos			
Crema 20 %	Leche Chocolateada (2 % grasa)	Leche Condensada	Leche chocolateada pasteurizada
Leche Evaporada	Crema (35 % grasa)	Leche pasteurizada HTST	Leche con lactosa reducida
Eggnog	Leche descremada pasteurizada	Leche en Polvo	Leche entera pasteurizada
Leche cruda de vaca	Leche cruda de cabra	Leche cruda de oveja	Leche descremada
Leche con fresa	Leche pasteurizada UHT	Helado de Vainilla	Leche entera

No-Lácteos			
Concentrado seco para perro	Esponjas usadas para limpiar acero inoxidable	Esponjas usadas para carcasas de animales	Huevos líquidos pasteurizados
Chocolate con leche	Huevos pasteurizados	Agua de lavado de carcasas de pollo	Carne molida de vaca
Carne molida de pavo			

Información de Orden

Códigos de Orden	Cada Kit Incluye
PP-AC-100K PP-AC-1000K	Placas y diagramas de flujo

Ver el Manual del Operador por información sobre kits adicionales y códigos de orden



NOTHING WORKS LIKE A CHARM

659 Andover Street, Lawrence, MA 01843-1032, USA
T +1.978.687.9200 | F +1.978.687.9216 | E info@charm.com | www.charm.com

© 2016 Charm Sciences, Inc. Charm y Peel Plate son marcas registradas de Charm Sciences, Inc.

MRK-997-001 Oct-2016